

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель Министра  
здравоохранения – Главный  
государственный санитарный  
врач Республики Беларусь



Н.П. Жукова

« 30 » августа 2016 г.

Регистрационный № 053-1215

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЖНО-РЕЗОРБТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ  
ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ (ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ  
И ИХ СМЕСЕЙ) *IN VITRO*

инструкция по применению

УЧРЕЖДЕНИЕ-РАЗРАБОТЧИК: Республиканское унитарное  
предприятие «Научно-практический центр гигиены»

АВТОРЫ: к.м.н. Юркевич Е.С., к.м.н. Ильюкова И.И., Борис О.А.,  
Грынчак В.А.

Минск, 2015

Полная версия документа доступна на сайте [www.med.by](http://www.med.by)

## Инструкция по применению № 053-1215

### ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЖНО-РЕЗОРБТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ (ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ И ИХ СМЕСЕЙ) *IN VITRO*

(утверждена заместителем Министра здравоохранения – Главным  
государственным санитарным врачом Республики Беларусь 30.08.2016)

#### АННОТАЦИЯ.

В инструкции по применению изложен гармонизированный с международными требованиями (OECD TG № 428 «Skin Absorption: *in vitro* Method (ОЭСР Руководство № 428 «Кожно-резорбтивное действие: метод *in vitro*») метод исследований по изучению кожно-резорбтивного действия вещества на удаленной коже, применяемый в комплексе медицинских услуг, направленных на медицинскую профилактику неблагоприятного действия потенциально опасной для человека продукции: чистые химические вещества, растворы и смеси химических веществ, в том числе пестициды, доклинические формы лекарственных средств медицинского и ветеринарного применения, пищевые и кормовые добавки. Метод *in vitro* используется для начального количественного определения проницаемости кожи и позволяет изучать как кожно-резорбтивное действие, так и наличие исследуемого вещества в удаленной коже. Метод *in vitro* может применяться во всех ситуациях и для всех классов химических веществ.

Инструкция устанавливает подходы, схему и метод испытания по оценке кожно-резорбтивного действия химических веществ и продукции на их основе на удаленной коже; используется для начального количественного определения проницаемости кожи; позволяет проводить сравнение полученных данных с результатами, полученными по методом *in vivo*, и разрабатывать стратегию проведения дальнейших исследований с применением методов *in vitro* и/или *in vivo*; позволяет оценить и классифицировать вещество по полученным эффектам в соответствии с Согласованной на глобальном уровне системой классификации и маркировки химических веществ и минимизировать риск воздействия химического фактора на здоровье человека.

Метод, изложенный в инструкции, предназначен для специалистов организаций здравоохранения, осуществляющих государственный санитарный надзор, иных учреждений, осуществляющих реализацию мероприятий по медицинской профилактике неблагоприятного воздействия химической продукции на здоровье человека.

**Более подробная информация может быть получена по телефону:**

+375 17 378 60 27 (лаборатория профилактической и экологической токсикологии республиканского унитарного предприятия «Научно-практический центр гигиены»)